

**UNJUK KERJA METODE FLAME ATOMATIC ABSORPTION  
SPECTROMETER (F-AAS) PERAMATER AI DALAM AIR  
PADA PRA AKREDITASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVISI BANTEN**

UPT Labortaorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam persiapan akreditasi laboratorium pengujian wajib mengikuti uji profisiensi dilakukan unjuk kerja Metode Flame Atometric Absorption Spectrometer (F-AAS) untuk parameter logam pada lingkup akreditasi. Contoh uji diperoleh dari contoh uji air limbah dan air supply yang diperkaya dengan logam Al diawetkan dalam suasana  $\text{HNO}_3$  ( $\text{pH} < 2$ ). Untuk memperoleh hasil uji yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KAN, diperlukan beberapa parameter antara lain validasi metode uji dan validasi alat uji. Validasi metode uji dilakukan menggunakan *Standard Reference Materials* (SRM) sebagai contoh uji, kemudian ditentukan kadar unsur yang ada dalam SRM tersebut. Metode uji dikatakan valid apabila kadar unsur hasil analisis berada dalam rentang kadar yang ada dalam sertifikat. Validasi metode uji dapat juga dilakukan dengan uji pungut ulang atau uji rekaveri. Validasi alat uji dilakukan dengan melakukan kalibrasi, ditentukan harga kepekaan dan presisi, dibandingkan dengan persyaratan acuan, kemudian dilakukan verifikasi terhadap unsur yang akan di analisis. Dengan demikian unjuk kerja parameter logam dengan metode F-AAS Pengujian parameter logam dalam air dan air limbah adalah untuk mengetahui kelayakan alat uji AAS. Berikut dilakukan unjuk kerja pada parameter Aluminium dengan metode SNI 6989-34-2009 (Cara uji Aluminium (Al) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) nyala dalam air dan air limbah)

## **TAT A KERJA**

### **Bahan dan ALat**

Pada penelitian ini bahan-bahan yang digunakan meliputi bahan standar Spektrosol Aluminium dengan konsentrasi 1000 ppm buatan Merck, asam nitrat 1 N, akuabides buatan PT.KTI. Sebagai bahan contoh uji terdiri dari 1(satu) macam contoh uji yang diperoleh dari ERA. Peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat spektrometer serapan atom GBC Savanta, pipet volume, Labu ukur.

### **Cara kerja**

Optimasi kondisi analisis unsur Al diperoleh dengan mengamati serapan yang maksimum pada panjang gelombang optimum unsur Al pada setiap perubahan laju alir contoh uji, arus lampu, laju alir asetilen, laju alir udara, tinggi dan posisi pembakar. Larutan standar unsur-unsur yang diamati adalah Al = 0.5 ppm.

### **Kepekaan alat uji SAA**

Penentuan kepekaan alat uji SAA dilakukan dengan membuat 1 buah larutan campuran yang terdiri dari larutan standar Cu 1000 ppm, HN03 1 N, dan akuatrides sedemikian rupa sehingga konsentrasi Cu dalam larutan 2 ppm, dan konsentrasi HN03 dalam larutan 0,1 N. Larutan tersebut diukur serapannya dengan 3 kali pengukuran pada kondisi analisis yang optimum, dihitung kepekaan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada.

### **Presisi alat uji**

Penentuan presisi alat uji SAA dilakukan dengan membuat 1 buah larutan campuran yang terdiri dari larutan standar Cu 1000 ppm, HN03 1 N, dan akuatrides sedemikian rupa sehingga konsentrasi Cu dalam larutan 5 ppm, dan konsentrasi HN03 dalam larutan 0,1 N. Larutan tersebut diukur serapannya dengan 6 kali pengukuran pada

kondisi analisis yang optimum, dihitung simpangan baku yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada.

### **Penentuan rentang konsentrasi terpakai (RKT)**

Penentuan RKT dilakukan dengan membuat satu deret larutan standar Al dengan kisaran konsentrasi Al masing-masing 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0 dan 60.0 ppm. Deret larutan standar Al diukur serapannya pada kondisi optimum dari masing-masing unsur. Rentang konsentrasi terpakai diperoleh berdasarkan perhitungan % RCE (*relative concentration equivalent*).

### **Validasi Metode**

Validasi metode uji unsur Al dilakukan menggunakan uji pungut ulang atau uji rekaveri yaitu dengan menambahkan konsentrasi tertentu larutan contoh uji ke dalam larutan standar Al konsentrasi 0.5 ppm. Diukur serapannya pada kondisi optimum analisis unsur Al, diperoleh konsentrasi unsur Al dalam contoh uji. Konsentrasi Al yang diperoleh dibandingkan dengan konsentrasi Al dalam contoh uji yang sesungguhnya.

### **Aplikasi metode analisis.**

Aplikasi metode nyala pada analisis logam berat Al dalam contoh uji air limbah yang berasal dari ERA, dilakukan dengan teknik kalibrasi standar yaitu dengan mengukur serapan Al dari contoh uji pada kondisi optimum unsur Al. Kadar Al diperoleh dengan cara mengintrapolasi serapan yang diperoleh dalam kurva standar masing-masing unsur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada uji profisiensi (ERA periode bulan Mei s.d Juni 2017), ditentukan kadar unsur Al dalam air limbah dan unsur Al dalam air supply

dengan metode nyala serapan atom. Untuk memperoleh tampilan data hasil uji yang memenuhi persyaratan secara akreditasi seperti validitas hasil uji dan ketertelusuran hasil uji, beberapa parameter penelitian perlu diperhatikan, antara lain kondisi optimum analisis. Kondisi optimum analisis diperoleh dengan mengamati serapan yang optimum pada panjang gelombang maksimum masing Al pada setiap perubahan arus lampu, lebar celah, laju alir contoh uji, laju alir asetilen, laju alir udara, dan tinggi pembakar, seperti disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kondisi optimum unsur Al

NO	PARAMETER	Al
1	Panjang Gelombang (nm)	309.30
2	Arus Lampu (mA)	10.00
3	Lebar Celah (nm)	0.50
4	Laju Alir N <sub>2</sub> O-Asetilen (l/menit)	4.50
5	Laju Alir Udara (l/menit)	13.30
6	Tinggi Pembakar (mm)	15.00

Kondisi optimum analisis yang diperoleh seperti disajikan pada Tabel 1 selanjutnya digunakan untuk analisis berikutnya. Parameter yang lain adalah kelayakan alat uji dan validasi metode uji. Kelayakan alat uji yang digunakan ditunjukkan dengan tampilan data yang dihasilkan berupa kepekaan, presisi dan rentang konsentrasi terpakai (RKT) masing-masing unsur yang akan ditentukan, sedangkan validasi metode uji dilakukan dengan uji pungut ulang atau uji rekaveri. Alat uji yang digunakan adalah layak apabila kepekaan dan presisi yang dihasilkan memenuhi persyaratan, demikian juga metode uji yang digunakan dikatakan valid apabila data hasil uji rekaveri memenuhi persyaratan.

Pada Tabel 3 disajikan data kepekaan dan presisi alat uji SSA dengan metode nyala. Harga kepekaan dan presisi alat uji diperoleh dengan

mengukur serapan larutan standar Cu konsentrasi 2 ppm pada kondisi optimum analisis unsur Cu.

Berdasarkan data serapan yang diperoleh, kemudian dihitung kepekaan alat uji (S) dengan formula  $S = 0,0044 (C_1 / A_1)$ ,  $C_1$  dan  $A_1$  masing-masing adalah konsentrasi dan serapan larutan standar Cu yang dipilih. Presisi alat uji (s) dihitung berdasarkan simpangan baku yang diperoleh pada pengukuran larutan standar Cu 5 ppm, dengan formula:  $s = (A-B) \times 0,40$  dengan A = nilai serapan tertinggi dan B = nilai serapan terendah dari 6 nilai serapan yang diperoleh. Berdasarkan pada Tabel 2, kepekaan alat uji AAS diperoleh 0,038 ppm, dan presisi 0,34 % harga kepekaan dan presisi yang diperoleh masing-masing masih berada dibawah batas maksimum yang diijinkan 0,04 ppm, dan 1 %.

Tabel 3. Data kepekaan dan presisi alat uji SAA.

NO	PARAMETER	Cu 5 ppm
1	Kepekaan (ppm)	0.038
	Syarat Acuan (ppm)	0.040
2	Presisi (simpangan baku relative) (%)	0.34
	Syarat Acuan (%)	1.0

Pada Gambar 1 disajikan data hubungan antara konsentrasi unsur-unsur Al dengan % *relative concentration equivalent* (RCE). Data % RCE diperoleh dengan cara mengukur serapan dari satu deret larutan standar Al masing-masing dengan konsentrasi Al adalah 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0 dan 60.0 ppm.

Dari data serapan yang diperoleh, kemudian dihitung harga %RCE menggunakan formula:


$$\%RCE = \frac{(C2 - C1)}{(A2 - A1)} \times \frac{(SA)}{(C2)} \times 100$$

$C1$  = konsentrasi larutan standar terdekat yang lebih rendah (A I adalah serapannya )

C2 = konsentrasi larutan standar terdekat yang lebih tinggi (A2 adalah serapannya )

SA = simpangan baku untuk A2

Gambar 1. Hubungan antara konsentrasi Al dengan % RCE

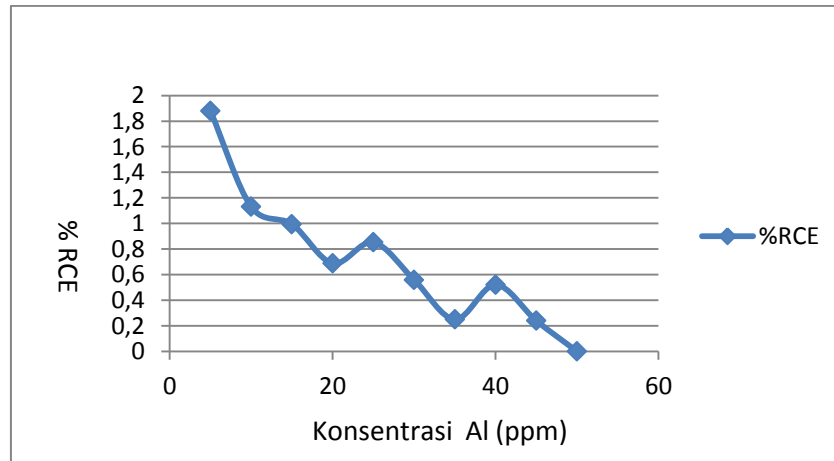

Berdasarkan perhitungan % RCE yang diperoleh dapat ditentukan rentang konsentrasi terpakai Al yaitu berdasarkan konsentrasi yang mempunyai harga % RCE < 1 %, seperti disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Data linieritas konsentrasi unsur Al

NO	UNSUR	RENTANG KONSENTRASI TERPAKAI (ppm)	BATAS DETEKSI (ppm)
1	Al	15 - 50	1.62

Tabel 5. Uji rekaveri unsur Al

NO	UNSUR	KONSENTRASI STANDAR (ppm)	RERATA KONSENTRASI STANDAR HASIL ADISI (ppm)	% REKAVERI
1	Al	0.5000	0.5024	100.48

Validasi metode uji dilakukan dengan uji pungut ulang atau uji rekaveri pada setiap unsur yang akan dianalisis. Uji pungut ulang dilakukan dengan menambahkan konsentrasi tertentu larutan contoh

uji ke dalam larutan standar setiap unsur yang akan dianalisis, perolehan konsentrasi standar hasil adisi contoh uji dibandingkan dengan konsentrasi standar yang ditambahkan, seperti disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan persyaratan, uji rekaveri yang dilakukan pada unsur-unsur Al menunjukkan hasil rekaveri yang mendekati 100%.

Aplikasi metode analisis pada contoh uji dilakukan dengan teknik kalibrasi standar yaitu dengan mengukur serapan unsur Al dalam contoh uji air limbah dan air supply. Serapan masing-masing unsur yang diperoleh kemudian diinterpolasikan pada kurva kalibrasi standar unsur, sehingga akan diperoleh konsentrasi unsur Al, seperti disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Data hasil analisis unsur Al dalam contoh uji air limbah dan air supply.

KODE CONTOH	UNSUR	RERATA KADAR UNSUR (µg/l)	HASIL UJI PROFISIENSI	
			Antar Lab Z-score (akurasi)	Antar Lab Z-score (presisi)
P268-500	Al dalam air limbah	1060	Memuaskan	Memuaskan
S250-697	Al dalam air supply	234	Memuaskan	Memuaskan

Berdasarkan evaluasi uji profisiensi yang dilakukan oleh ERA, UPT laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan kode lab D050671, menunjukkan hasil kadar unsur Al dalam air limbah pada Lot Number P268-500 Metals (cat#586) dan Al dalam air supply S250-697 Metals (cat#590) dengan akurasi dan presisi pada kategori memuaskan.